

如何設定 Bias 計算公式

一、 以下步驟是針對「如何設定 Bias 計算公式」設定說明


Bias公式設定 (在 mean/sd 中維護)

☒ 1. (Current Mean - Lab Mean) / Lab Mean, 以百分比為單位 ☐ 2. 差值 (Current Mean - Lab Mean)

1. 在 5.1 品管液設定



2. 選擇欲設定之品管液，按右鍵，選擇設定實驗室 Mean 及 SD。

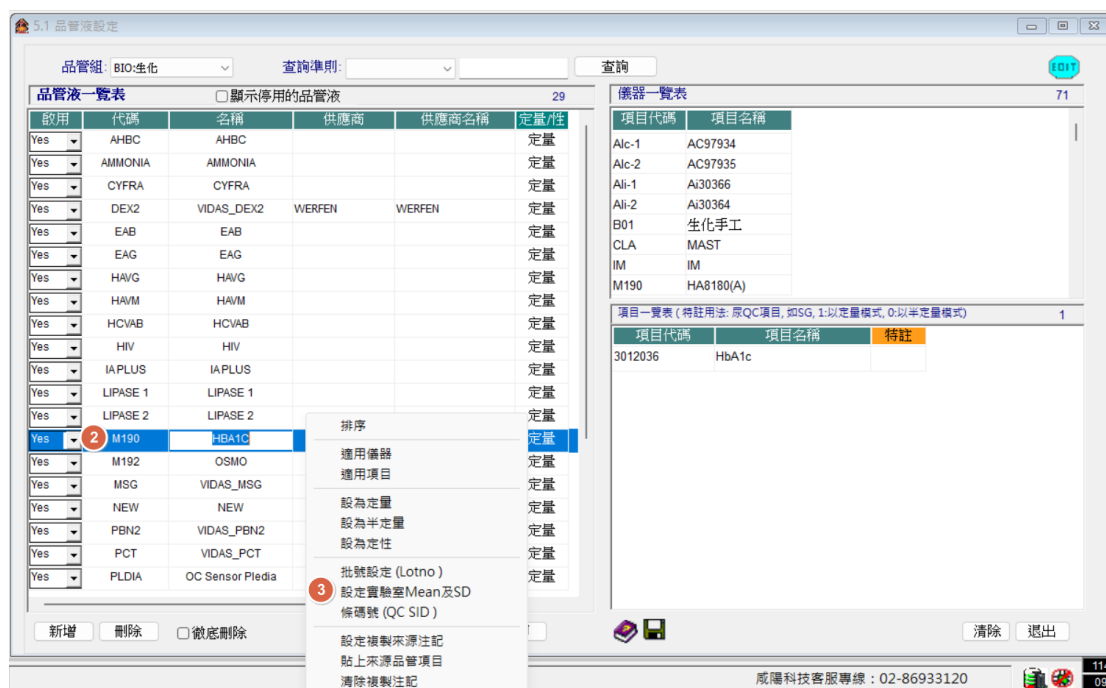

3. 進入後畫面如下，選擇批號，「Unit」欄位決定 Bias 及 TE 計算方式，設定說明如下：

3.1 Unit 欄位輸入「%」或「空白」皆以%計算

3.2 輸入「差值」=以差值計算

Control: HBA1C
Level: 品管液代碼/名稱: 查詢 ☒ 修正mean/sd 同步CVaverage

批號清單 2 項目清單 %

序	項目名稱	項目名稱	Assign Mean	Assign SD	CV Goal	CVa	低值	高值	TEa	TEa Note	T Bias	Unit	判
1	3012036	HbA1c	5.8	0.15		3.88						差值	Westg

保存成尿液預設值 新增 刪除 列印 保存

已勾選紀錄 (跨Level) 異動紀錄 0

序	項目名稱	異動前Mean	異動前SD	異動日期	異動時間	異動人員	修訂原因
---	------	---------	-------	------	------	------	------

信息 呈送修訂紀錄 清除 退出

4. 以上圖 HbA1c 設定為例，呈現如下圖。

