

一碼化系統_清單打包_操作說明

一、說明:簡化採檢確認流程,護理單位可以使用新增的【清單打包】介面,一步完成採檢確認及檢體打包(此介面只需刷檢體條碼,不需刷病人手圈)。

二、以下是針對「清單打包」的操作說明

2.1 於檢體打包下拉選單中點選「清單打包」。



2.2 清單打包介面及步驟說明

- (1) 一碼化系統預設勾選「只看我自己」;勾選後畫面只會呈現採檢確認人是當前登錄人的檢體。
- (2) 一碼化系統預設當天的日期範圍,若要調整可點日曆圖示。
- (3) 點擊「查詢」按鈕,系統會帶出日期範圍內,當前登陸人執行採檢確認且尚未打包的檢體清單。
- (4) 尚未執行採檢確認的檢體可以透過刷檢體條碼號加入清單中。
- (5) 點擊「全選」按鈕確認全部檢體都要打包,或是將欲加入打包的檢體打勾選取。
- (6) 一碼化系統預設勾選「條碼貼紙」;完成打包時,系統會由電腦預設的條碼標籤機印出小包條碼貼紙,若無正常印出,則需檢查該電腦預設印表機的設置。
- (7) 若有勾選「清單」;完成打包時,系統會產出預覽列印的畫面(詳見 2.4)。
- (8) 點擊「完成打包」完成打包操作。



2.3 完成打包後，會在右上角呈現「打包成功」，即完成打包作業。

操作有問題？請點我！
目前一碼化不支援門診單(門診身份別)、病理中心、圍檢(B1F)在一碼化系統執行備管與採檢

2025-05-26 16:05:58 / ve

清單打包

🔍 檢碼貼紙 清單 儲存列印參數 只看我自己 2025/05/26 到 2025/05/26 查詢 檢體條碼號 確認入袋 完成打包 打包成功

灰蓋: 0 黃蓋: 0 紫蓋: 0 綠蓋: 0 藍蓋: 0 尿管: 0 其他: 0

全選	病床號	姓名	性別	病歷號	檢體條碼號	單號	件別	管別	檢體
----	-----	----	----	-----	-------	----	----	----	----

2.4 若有勾選「清單」列印，完成打包時，系統會產出預覽列印的畫面，並且由使用者確認是否列印清單，確認後點選「列印」。

05B護理站 - 檢體打包清單

小包編號: 13102205801

日期時間: 2024-10-22 17:01:31 打包人: 魏

灰蓋: 0 黃蓋: 0 紫蓋: 1 綠蓋: 0 藍蓋: 0 尿管: 0 其他: 1

病床號	病歷號	姓名	性別	單號	管別	檢體條碼號	檢體	件別
211	001529	吳雲	女	1310221053	針筒以肝素潤溼	B3AM01S0051		非急件
211	001529	吳雲	女	1310221054	紫蓋	B3AM01H0011		非急件

☒ 列印 ☐ 關閉

2.5 系統會自動帶出該電腦本機預設的印表機，此時須注意帶出的印表機是否正確，若帶出的預設印表機為「條碼列印機」，則須手動修改為其它一般印表機，在點選『列印』。

列印

設計: 1 紙張

印表機: Microsoft Print to PDF

份數: 1

頁數: 全部

色彩: 色彩

其他設定: 使用系統預設字體 (Ctrl+Shift+P) 列印

06B護理站 - 檢體打包清單

小包編號: 13102906801

日期時間: 2024-10-29 18:16:03 打包人: 李

灰蓋: 0 黃蓋: 0 紫蓋: 0 綠蓋: 0 藍蓋: 0 尿管: 0 其他: 1

病床號	病歷號	姓名	性別	單號	管別	檢體條碼號	檢體	件別
091	0015207	陳I 張	男	1310291455	藍頭綠尾管	B3AT01R0002		非急件