


如何依科室別設定項目危險值

一、說明:危險值設定可分為「通用型」危急值及「科室別」危急值。

二、以下步驟是針對「科室別」危急值設定步驟說明

1. 從「10.系統設定→10.5系統項目」進入

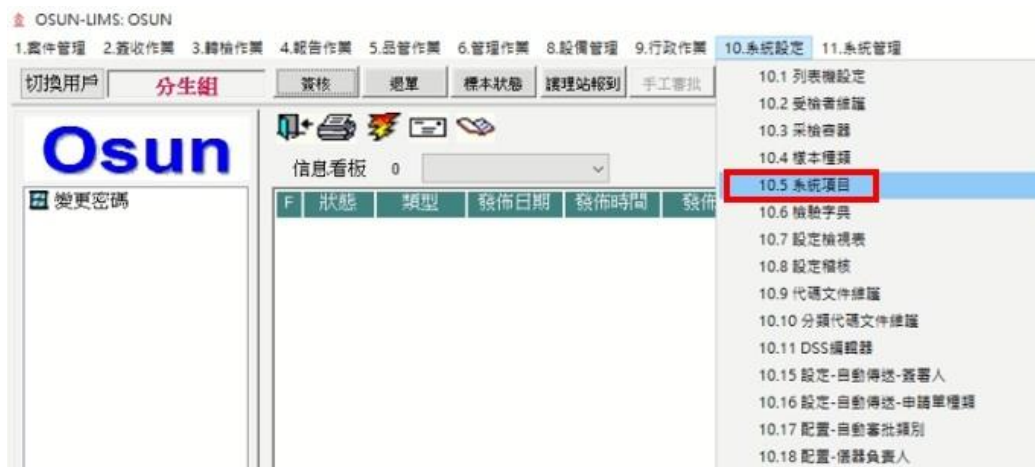

2. 可利用查詢準則輸入系統代碼，找出欲設定危險值，將項目反藍後，點擊滑鼠右鍵點選「各種檢查值→科室別-危急值(Panic Check)」



3. 進入設定畫面如下，點選「新增」

細部資料設定 Basic Item Detail

2010001 S-GOT/AST

科室清單

代碼	名稱
100	早安門診
1M	精神科日間病房
201	二樓
202	二樓
203	二樓
204	二樓
205	二樓
206	二樓
207	二樓
208	二樓
210	二樓
211	二樓
212	二樓
214	頭燈室
2B	兒科病房
2C	神經科病房
301	三樓
302	三樓
303	三樓

科室別危急值檢查

F	科室名稱	性別	年齡單位	最小年齡	最大年齡	判讀低值/關鍵字	判讀高值/關鍵字	提示
---	------	----	------	------	------	----------	----------	----

新增 保存 清除 退出

v1.0.1 2021/10/28 w_basic_item_detail_dpt

4. 輸入科室名稱、性別、年齡單位、最小及最大年齡、判讀低值或高值、是否提示

系統分組 2010010 Creatinine

查詢準則: 2010

項目清單

F	類型	名稱
未停用	201	1000 內科部
未停用	201	1010 COVID19疫苗
未停用	201	1011 社區篩檢站
未停用	201	1012 防疫門診
未停用	201	1100 一般內科
未停用	201	1200 神經科
未停用	201	1210 巴金森氏症
未停用	201	1220 神經功能科
未停用	201	1230 睡眠中心
未停用	201	1300 智障科
未停用	201	1310 智障功能科
未停用	201	1400 神經內科
未停用	201	1410 胸內系統門診
未停用	201	1420 胸腔健康治療室
未停用	201	1500 心臟內科
未停用	201	1510 心導管室
未停用	201	1520 心臟功能科
未停用	201	1600 胃腸肝膽
未停用	201	1610 肝病防治

科室別危急值檢查

F	科室名稱	性別	年齡單位	最小年齡	最大年齡	判讀低值/關鍵字	判讀高值/關鍵字	提示
	透析中心	無	年	0	999	0	99999	否

新增 保存 清除 退出

v1.0.1 2021/10/28 w_basic_item_detail_dpt

信息 新增 刪除 項目名稱同步 匯入 匯出 列印 保存 清除 退出

5. 輸入完畢後，點選保存，完成設定。