

一碼化系統_打包作業的列印功能說明及注意事項

一、說明:一碼化系統於【檢體打包】、【清單打包】或【打包紀錄】的介面中，皆有提供列印『條碼貼紙』、『清單』的選項，以下針對列印功能、及相關注意事項做說明。

二、 列印功能說明

2.1 【檢體打包】、【清單打包】、【打包紀錄】這三個介面，執行列印的步驟及注意事項皆相同，此處以【檢體打包】畫面中來做說明。

2.2 請確認檢體打包介面中，必須先確認『條碼貼紙』、『清單』是否有打勾(如下圖紅框處)，若只需印出『條碼貼紙』，請將清單打勾取消。

2.3 若有變動設定，請按『儲存列印參數』才能記憶住，並且『登出』再『登入』後才能生效。

10.10.101.246
護理站代碼: 05B 護理站名稱: 04N Station 2

備管作業 檢體採檢 檢體打包 檢體送出 設定 魏 登出

2024-10-22 16:59:33 / ver_1.0

切換條碼機

檢體打包 條碼貼紙 清單 儲存列印參數 檢體條碼號 確認入袋 完成打包

灰蓋: 0 黃蓋: 0 紫蓋: 1 綠蓋: 0 藍蓋: 0 尿管: 0 其他: 1

	病床號	姓名	性別	病歷號	檢體條碼號	單號	件別	管別	檢體
1	211	吳雪	女	0015294	B3AM01S0051	1310221053	非急件	針筒以肝素潤濕	
2	211	吳雪	女	0015294	B3AM01H0011	1310221054	非急件	紫蓋	

註:114/7/8 修改住院檢體一碼化系統，一律將「條碼貼紙」預設打勾。

2.4 確認列印參數設定無誤後，當完成打包作業時，若有勾選列印『清單』，系統會自動帶出列印的預覽畫面，並點選『列印』。

05B護理站 - 檢體打包清單
小包編號: 13102205801

日期時間: 2024-10-22 17:01:31 打包人: 魏
灰蓋:0 黃蓋:0 紫蓋:1 綠蓋:0 藍蓋:0 尿管:0 其他:1

病床號	病歷號	姓名	性別	單號	管別	檢體條碼號	檢體	件別
211	001529	吳雲	女	1310221053	針筒以肝素潤濕	B3AM01S0051		非急件
211	001529	吳雲	女	1310221054	紫蓋	B3AM01H0011		非急件

列印 關閉

2.5 系統會自動帶出該電腦本機預設的印表機，此時須注意帶出的印表機是否正確，若帶出的預設印表機為「條碼列印機」，則須手動修改為其它一般印表機，在點選『列印』。

列印

Print to: Microsoft Print to PDF

Print

06B護理站 - 檢體打包清單
小包編號: 13102906801

日期時間: 2024-10-29 18:16:03 打包人: 李
灰蓋:0 黃蓋:0 紫蓋:0 綠蓋:0 藍蓋:0 尿管:0 其他:1

病床號	病歷號	姓名	性別	單號	管別	檢體條碼號	檢體	件別
091	0015207	楊	男	1310291455	藍蓋潤濕棉	B3A701A0002		非急件


列印

2.6 若無勾選列印『清單』，則直接在檢體打包介面中顯示打包成功，並清空畫面。

2.7 若有勾選『條碼貼紙』，完成打包作業時，條碼貼紙不會產生預覽畫面，即會自動連結設定好的條碼列印機印出條碼貼紙。

2.8 當無法正常列印出『條碼貼紙』時，可以按以下步驟先進行初步排查

- (1) 請先檢查檢體打包介面中的列印參數『條碼貼紙』是否有打勾。
- (2) 檢查硬體(列印機)是否都有開啟。
- (3) 檢查以下三支程式是否皆有開啟。

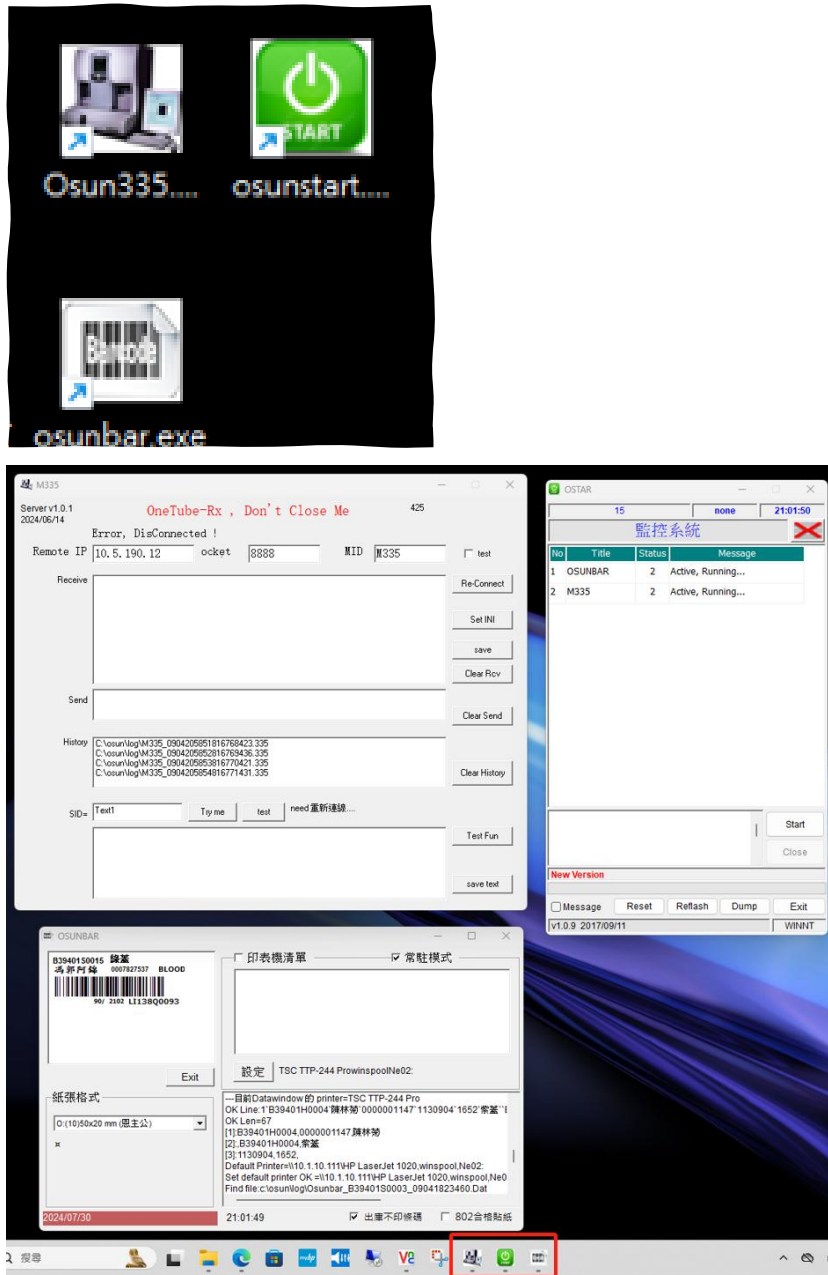

- (4) 以上檢查完畢，若還是無法印出條碼貼紙，在請聯繫維護工程師。